

全自动开口闪点测定仪

产品名称	全自动开口闪点测定仪
生产厂家	长沙富兰德实验分析仪器有限公司
价格	/
规格参数	富兰德:0291 ; 0292 ; : :
公司地址	长沙高新开发区汇智中路169号金导园一期工业厂房A区6栋4
联系电话	13975192900

产品详情

全自动开口闪点测定仪

适用范围

全自动开口闪点测定仪是按ASTM D29、GB/T3536-2008

标准《石油产品闪点和燃点测定法（克利夫兰开口杯法）》规定设计制造的。适用于除燃料油以外的，开口杯闪点高于79 的石油产品

功能特点

- 1、彩色液晶屏显示，触摸操作，实时跟踪显示升温与试验时间的函数曲线，操作实时提示功能；
- 2、具有多点动态校准功能和静态校准功能（保重各温度点的结果准确性）；
- 3、独特的自动升降臂设计，无需手动安装闪点杯盖，上升后杯盖自动倾斜，方便清洗；

- 4、加热系统可提供均匀的加热，升温速率符合标准要求；
- 5、内置进口压力传感器，可手动或自动修正大气压；
- 6、可方便选用气源和电子点火二种装置，电子点火装置采用自主知识产权国内先进的恒压恒流技术，确保点火丝的每次发热量一致，保证仪器检测的精确性；
- 7、选配富兰德自动着火感知系统，发生着火时，自动灭火，保证实验室安全
- 8、选配三杯连续自动进样器，放完样品后仪器自动检测下一个样品；
- 9、选配闪点工作站软件，可以进行重复性、再现性计算，多选可以自动计算平均值，形成曲线分析，检索功能能通过时间、操作人员、样品名称、编号查询出历史数据和实验数量，可以设定权限分级，设定权限删除数据，校准，参数设置等功能。

技术参数

型号	FDT-0291	FDT-0292	FDT-0293
控温范围		室温 ~ 400 ; 分辨率 : 0.1	
升温速度		初始升温 14(/min) ~ 17(/min) 末期升温 5(/min) ~ 6(/min)	
检测方式		离子环和热电元气件双重检测	
点火方式	气点火	气点火和电点火	气点火和电点火
冷却模式	标准冷却	标准冷却	强制风冷
显示方式	触摸屏显示，软件操作	触摸屏显示，软件操作	触摸屏显示+计算机控制，软件
重复性		± 2	
数据输出	内置打印机打印，USB接口，可以通过U盘直接导出数据	内置打印机打印，USB接口，可以通过U盘直接导出数据	内置打印机打印，USB接口，可以通过U盘直接导出数据，可以连接lin
检测单元	单杯	单杯	单杯，配备三杯连续进样
灭火系统	不配	集成灭火系统	集成灭火系统